

1. NO almacene equipos ni provisiones dentro de la cabina
2. NO use tampoco el "techo" de la cabina para almacenaje ni de equipos ni provisiones, puede dañar el balance de flujo ó interrumpirlo
3. NO deje la guillotina de vidrio abierta cuando el equipo no esté en uso.
4. NO ubique ni coloque objetos sobre las grillas perforadas anterior o posterior.
5. NO coma, tome, mastique chicles, almacene alimentos ó bebidas cerca de la cabina. Si hubiese una fuga de contaminantes, Ud. ingeriría los mismos. contaminación, Ud. ingeriría las toxinas
6. EVITE movimientos bruscos dentro ó fuera de la cabina (área, sector ó cuarto que la contenga), esto puede interrumpir el flujo de aire y comprometer la seguridad
7. SIEMPRE desinfecte el interior de la cabina antes y después del trabajo diario
8. SIEMPRE descontamine la cabina antes de una verificación de integridad de filtros

Recomendaciones de: THE BAKER COMPANY P.O . Drawer E Sanford, Maine 04073
10/01/1993

Ferretti Validaciones S.R.L.

Gral. Capdevila 144
(1828) Banfield
Buenos Aires, Argentina

Tel: +5411-42424261
Fax: +5411-4242-0694

www.validaciones.net
info@validaciones.net